

MS 系列口袋秤使用说明书

首先感谢您购买 G&G 口袋秤，在使用之前请先仔细阅读操作说明书。

注意事项

- 电子天平属于精密仪器，请勿超重称载，否则容易导致天平永久性损坏。
- 使用过程中请将天平置于常温环境下，远离其他有可能影响天平性能的电子设备，同时应避免在潮湿、震动、空气流通、有静电和尘埃的环境下使用。
- 使用前先预热，以保证数据稳定。
- 称重时将物品请放置秤盘中央，避免剧烈晃动秤体。

操作说明

- 将天平置于平稳坚固的平面上，按“ON/OFF”开机
- 等待屏幕显示“0.0”
- 称重时将物品置于秤盘中央
- “MODE”键用于单位转换

去皮功能

- 按上述说明打开天平
- 将需要去皮的物件置于秤盘上
- 按下“TARE”等待屏幕显示“0.0”
- 把所需称重物品放上秤盘，此时屏幕显示为物品的净重

校准

- 按“ON/OFF”打开天平
- 待屏幕显示“0.0”后持续按住“MODE”键 3 秒以上，知道屏幕显示“CAL”，松开“MODE”
- 再次按“MODE”屏幕在“CAL”后会显示需要校准的重量
- 放上等量的校准砝码，屏幕显示“PASS”并且恢复称重状态，移去砝码，校准完成

其他参数

最大称量：20g/0.01g~100g/0.01g~200g/0.01g~500g/0.1g~600g/0.1g~1000g/0.1g

校准：自动校准

去皮：全称量去皮

关机：处于闲置状态 60 秒后自动关机

使用温度：10℃~30℃

显示屏幕：LCD

体积：128×77×19mm

重量：166g

产品描述

- 4 种称重单位：克、克拉、磅、克冷
- 去皮功能
- 自动校准功能
- 自动关机

外形

- LCD 显示
- 2*AAA