

ANgni instruments



Model.AM250W-T

实验室电动搅拌机

Laboratory of electric mixers

请保持说明书的完整性以供将来使用时之参考

请在产品组装前按说明书中的装箱清单核对零部件

内附保修单

使用说明书

Operation manual

上海昂尼仪器仪表有限公司
ShangHai Angni Instruments & Meters Co., Ltd.

公司地址/ADD: 上海市民星路201号37幢 邮编/P.C: 200433
电话/TEL: 021-55086048 55086046 传真/FAX: 021-55086048 55086046
<http://www.angni17.com> E-mail: angni17@126.com
全国服务热线: 400-0185-099



上海昂尼仪器仪表有限公司

ShangHai Angni Instruments & Meters Co., Ltd.



产品装箱清单:

序号	名称	单位	数量	序号	名称	单位	数量
1	搅拌主机	台	1	6	立柱联接块	件	1
2	机座	件	1	7	搅拌棒	件	1
3	立柱	根	2	8	电源盒	套	1
4	主机固定架	套	1	9	产品合格证	份	1
5	容器固定架	套	1	10	使用说明书	本	1

保修单

编号:

产品追溯条印码粘贴处

尊敬的客户:

感谢您选择 AN 昂尼产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障, 昂尼公司将为您提供免费的维修服务, 希望您能协助做好以下工作:

1. 购机后妥善保管保修卡, 并认真阅读说明书。
2. 保修时请出示保修卡、发票(也可传真出示), 如无法出示保修单, 即使在保修期内也将收费。
3. 如邮寄保修, 邮寄费用需由您自行承担。

以下情况不在保修之列, 但仍保证维修服务:

1. 用户自行拆装或修理引起的机器损坏。
2. 用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
3. 对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务, 但将按规定适当收取相应的服务费。

信息登记



设备名称: 实验室电动搅拌机 购买日期: _____

设备型号: AM250W-T 保修期限: 壹年

销售单位名称	
单位地址	
电话号码	
维修单位名称	
单位地址	
电话号码	

上海昂尼仪器仪表有限公司
ShangHai Angni Instruments & Meters Co., Ltd.

公司地址/ADD: 上海市民星路201号37幢 邮编/P.C: 200433
电话/TEL: 021-55086048 55086046 传真/FAX: 021-55086048 55086046
http://www.angni17.com E-mail: angni17@126.com
全国服务热线: 400-0185-099

**注意事项：**


- 本机应置于清洁干燥处，保持整洁，防止受潮，使用环境温度不超过40℃，严格防止各类异物溅入电机内。
- 本机在较潮湿环境中使用时，请配用漏电保护装置，确保操作者人身安全。
- 本机在电压激烈波动电网中使用，会造成转速失控，请配用电源稳压装置。
- 本机在强腐蚀环境中使用时，为防止设备机械及电气性能损伤，请注意做好必要保护措施。
- 本机在若遇挥发性易燃等介质用于实验，必须有严格防止易燃气体散发的有效措施，避免易燃、易爆气体遇电火花而爆燃，造成火灾事故。

5. 售后服务

- 5-1. 本机自购买之日起一年内，因产品本身质量造成问题，AN 昂尼公司将负责保修。
- 5-2. 如因用户使用不当或人为损坏，AN 昂尼公司则不承担任何责任及相关的维护费用。
- 5-3. 本机保修必须持有保修单。
- 5-4. 本机内部结构自行拆卸过的或自行拆卸本公司在说明书中特别注明禁止拆卸的零部件的将视为人为损坏。
- 5-5. 本机超过保修期，产生的维修费用由用户自己承担。

6. 搅拌实验操作的搅拌棒应用参考

- 6-1. 三叶片螺旋桨式：中高速使用。使混合介质由上至下轴向流动，剪切力小。
- 6-2. 四叶片螺旋桨式：中高速使用。使混合介质由上向下轴向流动，产生局部剪切力。
- 6-3. 溶解式：中高速使用。使混合介质由上、下均产生径向流动，形成的强紊流和高剪切力可以粉碎液体中颗粒。
- 6-4. 离心式：中高速使用。双叶片随速度增大而张开，适于窄口容器中使用。搅拌效果类似于四叶片螺旋桨式。
- 6-5. 扇片式：中低速使用。产生切向流动紊流小，热交换性能良好，应用于需柔和搅拌介质的场合。
- 6-6. 锚式：低速使用。产生切向流动，边缘形成高剪切率。使混合介质不易沉积在容器壁上。应用于聚合物反应及液体中矿物质的分散，是理想的中高粘度流体的搅拌元件。

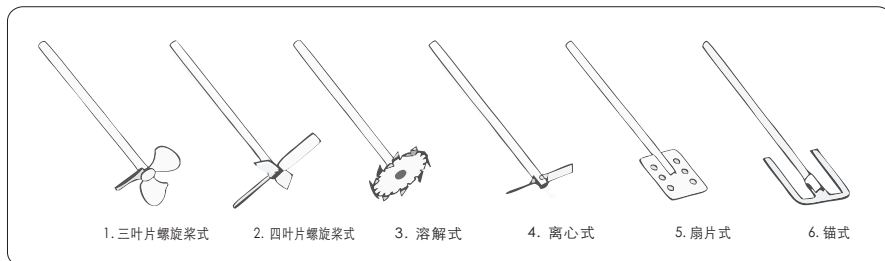

感谢您采用“AN 昂尼仪器”液体介质混合实验仪器设备。为了本产品更好地为您服务，在使用本产品前，请详细地阅读使用说明书，并妥善保存以备查用。

1. 产品概述

AM 250 W-T 实验室搅拌机采用大功率高转矩直流无碳刷电机驱动，适用于实验室低至中、高粘度液体的混合搅拌。该机结构合理紧凑，超低噪声、免维护，运行状态控制采用国际先进的数字电路技术，搅拌转速系统由微处理器控制，能即时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化，恒速可靠。内置自动过载保护装置，保障实验长时间高负荷连续运行的安全；触摸式键盘控制，使实验操作更简便；搅拌转速无级调节，满足实验中对搅拌转速随时修正；TFT彩屏显示数字设置和实际输出搅拌转速及转矩增减的过程变化趋势，保证实验数据直观采集；运行定时控制，确保实验的时间性有效可控。稳定的搅拌转速，胜任高粘度介质、浆料之搅拌。



- 请特别注意带此符号的警示事项



- 为避免人身伤害，请特别注意说明书中带此符号的内容

2. 技术参数

额定电压	AC 220V	转矩动态模拟功能	是
额定频率	50/60Hz	转速记忆功能	是
输入功率	368 W	温度监测功能	是
输出功率	250 W	过载保护功能	是
驱动类型	直流无刷电机	搅拌棒固定方式	快捷式转夹头
额定转矩	60 N.cm	转夹头夹持范围	Φ2~13mm
峰值输出转矩	180 N.cm	搅拌桨配置	四叶螺旋式搅拌桨
工作制式	S1 (连续)	搅拌处理量(H ₂ O)	30L
运行状态显示	TFT	搅拌处理粘度	100000 mPa.s
运行控制方式	触摸式键盘	允许环境温度	不大于 40 ℃
转速调节范围	30~2000 rpm	允许相对湿度	不大于 90 %
转速控制型式	无级	防护等级	IP40
定时控制范围	1~6000 min	整机外形尺寸	250×350×835 mm
转速动态检测功能	是	整机重量	14.5 kg

3. 设备组装

- 3-1. 将本机的机座（5）放在平台上，取两根立柱（7）将其固定在机座的安装螺孔内，再把容器固定架（6）和主机固定架（8）从立柱上方套入，并分别转动固定架上的手柄将其固定在立柱上合适位置，然后用内六角螺钉把立柱连接块（10）固定在立柱上方。
- 3-2. 取支柱（9）与搅拌主机（1）背面的安装孔连接固定，然后把支柱串入主机固定架的安装孔内，并转动固定架上方手柄将搅拌主机固定。本机可以根据实验需要，对搅拌主机进行前后、上下调整。
- 3-3. 用随机附上的转夹头扳手开启转夹头（3），安装搅拌棒（4）。
- 3-4. 本机由于应用各不相同的实验，因故只提供标配搅拌棒。但为了满足实验应用需求，本公司提供各种类型的搅拌棒予以选购。



- 为了确保本机运行安全，请将各关键联接点用力固定，并请经常检查，以防松动。
- 在输入电源调试设备前，请仔细阅读“使用与维护”后，方可进行。



- 本机禁止在易燃易爆环境中使用。
- 本机必须安装在支座上，不可手持操作。
- 输入本机的电源插座必须有良好接地。严禁将接地线引到电话线、金属水管、煤气管及避雷针线上。
- 本机禁止在搅拌棒的桨叶未置入搅拌介质中启动搅拌混合运行。
- 为了确保安全，当实验需近距离观察效果时，操作者应戴保护帽，以防头发被本机的旋转的搅拌棒夹头卷入。

4. 使用与维护

- 4-1. 本机采用单相三线制，所需电源插座为 220V、10A 三孔插座。
- 4-2. 本机使用前，请先把电源盒上输出端（电源线上）专用接头与主机背面输入插座连接，然后再将电源盒上的 AC 电源插头接插在 AC 220 V 电源插座内。电源连接请严格按先后次序进行。
- 4-3. 本机在使用前，应先进行搅拌主机运转试验，试验时请不要安装搅拌棒（4）。若实验时需高速搅拌，配用的搅拌棒需具有较高要求的直线度和刚性。
- 4-4. 本机输入电源后，液晶屏显示，表示设备将进入就绪状态。
- 4-5. 本机控制触摸键：“▶▶”启动/暂停/确认键、“0”~“9”数字键、“Ⓢ”定时设置/取消数字输入/转速快捷调节组合键，“6”、“9”加速与减速组合键。
- 4-6. 本机的运行转速控制：在就绪状态触摸“▶▶”键，设备运行启动，“Ⓢ”动态指示标志开始转动。设备的启动默认转速为：0030 rpm。触摸“0”~“9”数字键，屏

显“Ⓢ”运行动态指示标志闪烁，表示进入转速设置状态，输入实验要求的运行转速值（触摸“Ⓢ”键可消除输入数值），触摸“▶▶”键予以确认。

本机的运行转速设置可在设备就绪状态下进行预先设置或运行过程中动态调整，也可在采用组合键实施快捷调节转速。

快捷调节转速必须在运行过程中实施，先触摸“Ⓢ”屏显“Ⓢ”运行动态指示标志闪烁，表示进入转速快捷调节状态，然后触摸“6”或“9”可步进增减运行转速。默认的步进增减速为 5 rpm。快捷调节模式在不进调节操作后 20 秒系统自动关闭。

- 4-7. 本机的定时运行控制：运行定时控制只能在设备暂停状态下实施，触摸“Ⓢ”键，屏显“00:00:00”数字闪烁，表示进入设置状态，输入运行需要时间，触摸“▶▶”键予以确认，运行控制时间以倒计时形式屏显剩余时间。设备在定时控制模式运行中，若输入电源意外中断，如需继续定时控制运行，必须重新进行定时模式下的时间设定。
- 4-8. 本机具有运行转速记忆功能。在设备运行状态下触摸“▶▶”，设备停止运行，“Ⓢ”动态指示标志停止转动。若重新启动设备能保持原设置的转速继续运行。但当暂停时间至 5 分钟，设备进入休眠停机状态。如需继续启动运行，触摸任何控制键，设备进入就绪状态。
- 4-9. 本机的运行转矩模拟值，是根据设备运行过程中的负载变化经程序计算获得。能比较直观监控搅拌介质在混合过程中理化特性变化，为实验操作提供实用数据。
- 4-10. 本机运行完毕后，请拔出电源插头。并及时清洗搅拌棒，便于下次使用。
- 4-11. 本机必须定期保养，如需停用较长时间，请放于通风干燥处，以免电子元件受潮。如再使用，应让主机慢速空转一段时间，使电子元件上的潮气发散。
- 4-12. 本机在运行时若出现不运转或屏显故障代码“E000”，如设备负荷过载、机内温度过高、输入电压过高或过低等。请拔出电源插头，先将搅拌棒卸下清除过载、待机内温度降低、电压正常后，重新输入电源予以启动。
- 4-13. 本机在输入电源后，液晶屏不显示。请检查电源插座是否有电源，接插件有否松动、接触是否良好。排除以上故障后仍不能正常启动运转，请联系 AN 昂尼公司售后服务部，切勿请不熟悉本机性能的人员拆装修修，以免造成事故。
- 4-14. 本机的屏显故障代码：
 - E001--温度检测故障；E002--主机温度过高；E003--搅拌负荷过载；
 - E004--输入电压过低；E005--输入电压过高；E006--驱动模块故障。